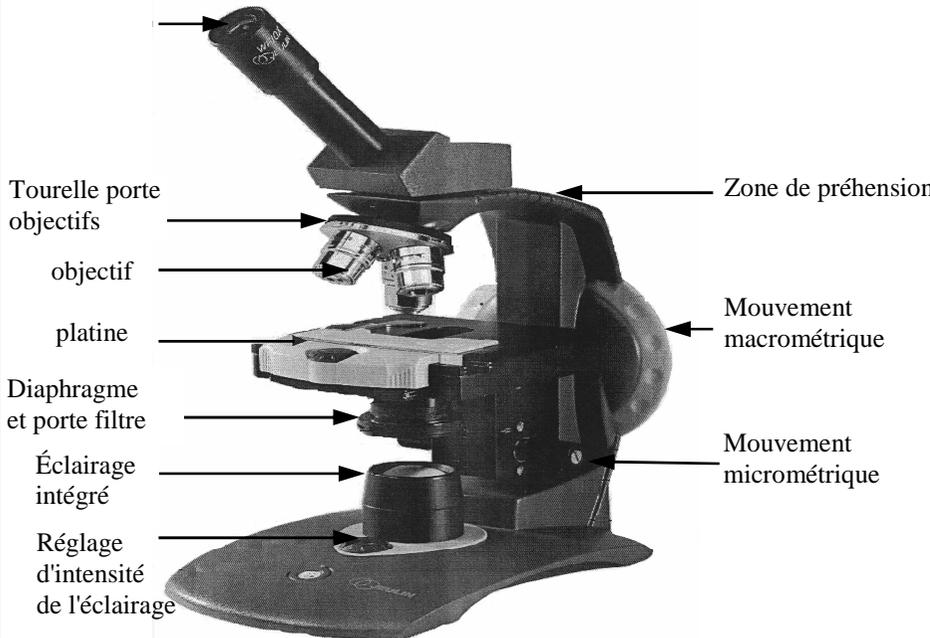


Fiche technique : Utilisation du microscope optique

	Réaliser les réglages
	<ul style="list-style-type: none"> - Allumer l'éclairage et régler l'intensité de la lumière en tournant le bouton - Régler la quantité de lumière avec le diaphragme - Regarder dans l'oculaire - Faire une mise au point avec le mouvement macrométrique - Affiner la mise au point avec le mouvement micrométrique
	Utiliser les objectifs
	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliser les objectifs dans l'ordre croissant de leur grossissement Attention : les objectifs X4 ; X10 ; X40 ne touchent pas la préparation - Choisir l'objectif adapté à l'observation - Modifier l'éclairage si nécessaire
Préparer l'observation	Rechercher et centrer la région la plus favorable
<ul style="list-style-type: none"> - Placer correctement le microscope (platine face à vous) - Brancher le microscope - Vérifier que le plus petit objectif est en place et bien enclenché - Ecarter au maximum la platine des objectifs 	<ul style="list-style-type: none"> - Placer la zone à grossir au centre du champ de vision de l'oculaire en déplaçant manuellement la préparation sur la platine .

Grille d'autoévaluation : Utiliser un microscope optique (Compléter la grille en indiquant (+) réussi ou (-) non réussi)	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
J'ai correctement préparé mon microscope (position, branchement, choix objectif à utiliser en 1er....)							
J'ai repéré l'objet à observer							
J'ai correctement réglé la lumière et la netteté de l'objet à observer							
J'ai utilisé correctement les différents objectifs (ordre) et sélectionné l'objectif le plus approprié pour l'observation							
J'ai rangé correctement mon microscope en fin d'utilisation (fil électrique enroulé autour du microscope et de la lampe)							